


ME 系列天平分为有内校砝码天平和无内校砝码天平。

一. 对于有内校砝码的型号

注意： 仅适用于带有内置砝码的型号（具体请参阅技术参数）。

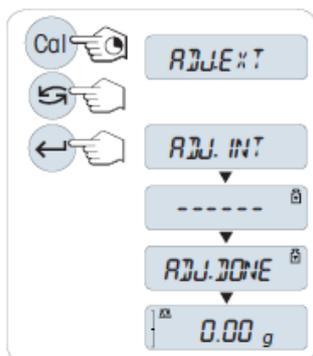

1 长按«CAL»进行该操作，直至出现"ADJUST"。

2 短按«↻», 选择"ADJ.INT"。

⇒ 显示屏上显示"ADJ.INT"。

3 按下«←0/T→», 执行“内部校正”。

天平将自动进行校正。当在显示屏上短时间出现信息"ADJ.DONE", 天平的校正过程结束。天平回到上次已激活的称量应用程序，等待称量。

二, 对于无内校砝码的型号（带有后缀“E”）:

1. 清空秤盘，长按“CAL”（4号按键），天平显示“ADJ.EXT”松手。

2. 点击“MENU”（5号按键），天平显示 ，显示的数值依型号不同而不同。

此时只有一位数据闪烁。短按“MENU”（5号按键）切换不同位数，可点击“CAL”（4号按键），调整至要使用的砝码数值。

注：砝码值不可小于天平量程的 1/2。

3. 调整好砝码数值后，长按“MENU”（5号按键），整个数字闪烁 。放置对应的砝码到秤盘上。关好风罩门。

4. 等待天平显示“0.0000g”闪烁后 ，取下砝码，关好风罩门。

5. 等待天平显示“ADJ.DONE”  之后，校准结束。

6. 点击清零后，进行称量即可。